



## UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

CÓDIGO: PD-GAA-30

VERSIÓN: 01 | PAGINA: 1 de 3

### PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA

FECHA: 14/12/2011

### PROCEDIMIENTO COLORACIONES EN MICROBIOLOGIA

VIGENCIA: 2011

**1. Objeto:** Conocer la morfología y agrupación de las bacterias presentes en los diferentes lesiones de los animales.

**2. Alcance:** Con este procedimiento se identifica y diagnostica el agente causal de las enfermedades para su control.

**3. Referencias Normativas:**

- N.A.

**4. Definiciones:**

- **Usuario externo:** Ganaderos, Comunidad en General.
- **Usuario interno:** Estudiantes, Docentes, Clínica Veterinaria,

**5. Condiciones Generales:**

Para realizar este procedimiento es necesario:

- Reclamar el recipiente estéril en el laboratorio y solicitar las condiciones para la toma de la muestra.
- Llenar el formato de solicitud de la muestra.
- Presentar el recibo de pago de la oficina de pagaduría si es usuario externo.
- Si es usuario interno debe tener el visto bueno del profesor de la asignatura, del director del proyecto o del director de la escuela.
- Horario de recepción de muestras de lunes a jueves de 8:00 a 11:00 y de 2:00 a 4:00 p.m.
- Plazo de entrega: 1 hora.

**6. contenido:**

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO
1.	Solicitar el servicio	Usuarios Externos Usuarios Internos	<a href="#">FO-GAA-46</a> Recepción muestras laboratorio de microbiología
2.	Realizar el Pago del servicio en la oficina de Pagaduría	Usuarios Externos	Recibo de Pago
3.	Reclamar en el Laboratorio el hisopo estéril con las recomendaciones para la toma de la Muestra.	Usuarios Externos Usuarios Internos	

ELABORO: Luz Adíela Gómez L- Alejandra Carrión J.	REVISÓ: Dumar Alexander Jaramillo H.	APROBÓ: Claudio Javier Criollo Ramírez
CARGO: Coordinadora Lab - Auxiliar Lab	CARGO: Director Escuela de Ciencias Animales	CARGO: Representante de la Alta Dirección
FIRMA	FIRMA	FIRMA



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**

**CÓDIGO: PD-GAA-30**

**VERSIÓN: 01** | **PAGINA: 2 de 3**

**PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA**


**FECHA: 14/12/2011**

**PROCEDIMIENTO COLORACIONES EN MICROBIOLOGIA**

**VIGENCIA: 2011**

4.	Recepción de la muestra por parte del Laboratorio	Coordinadora del Laboratorio o Auxiliar	
5.	Ejecución de la Técnica de Coloración	Coordinadora del Laboratorio o Auxiliar	
6.	Entrega de resultados	Auxiliar o coordinadora del laboratorio	<a href="#">FO-GAA-48</a> Resultado muestras clínicas.

**7. Flujo grama:**

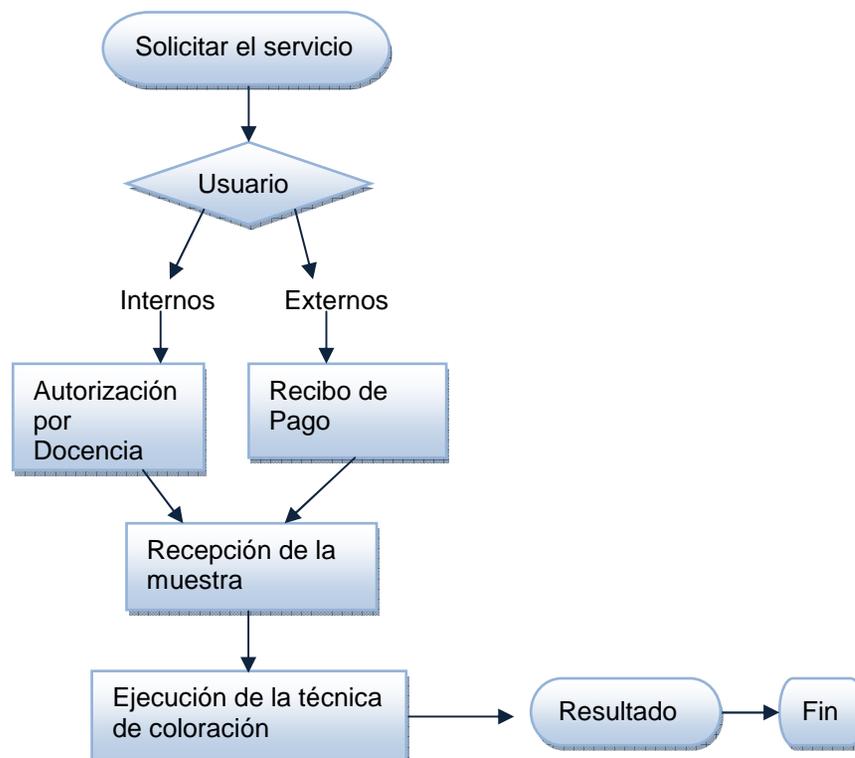

	<b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>		<b>CÓDIGO: PD-GAA-30</b>		
	<b>PROCESO GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA</b>		<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PAGINA: 3 de 3</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO COLORACIONES EN MICROBIOLOGIA</b>		<b>FECHA: 14/12/2011</b>		
			<b>VIGENCIA: 2011</b>		

**8. Documentos de Referencia:**

- Manual de Bacteriología de la Universidad de Antioquia.
- [FO-GAA-46](#) Recepción muestras laboratorio de microbiología.
- [FO-GAA-48](#) Resultado muestras clínicas.

**9. Historial de Cambios:**

Fecha	Cambio	Nueva versión
20/11/11	Documento nuevo	01